

ZX-YWH大小鼠雾化给药仪

一、概述：

DM-YWH大小鼠雾化给药仪采用压缩式产生的压缩空气从喷嘴喷出时，通过喷嘴与吸水管之间产生负压，向上吸起药液。吸上来的药液冲击到上方的隔片，变成极细的雾向外部喷出。雾化器能够安全、高效地提供动物呼吸道，口腔，肺部等吸收用药。

二、主要技术指标：

1、技术参数：

2、品牌：九百

3、气体雾化方式：压缩式

4、发声器尺寸：230x180x140mm

5、气体流量>6L/min

6、药物容量：2~25ml

7、颗粒大小：0.2~5um以下占75%

8、最大气压：180—300Kpa

9、噪声：低于65db

10、定时：0~25分钟

11、输出级：弱中强三档

12、2个诱导箱尺寸：大鼠：290x230x180mm
小鼠：200x160x180mm

13、密闭箱材质：PC材质抗腐蚀（非亚克力）

14、外置式过滤器：内置活性炭

15、重量：1.89KG

16、电源：220V 50HZ

三、操作说明：

- 1、将软管插入雾化杯的底部进气口，再将雾化杯侧面的口插入密闭箱的进气口，软管另一端插在雾化机的出气口，将药液倒入雾化杯即可，雾化杯侧面有刻度。
- 2、仪器连接完毕后，打开电源，先设置给药时间0~25分钟，浓度可以通过高中低档控制。然后点击开始，时间倒计时结束后，给药结束。

